



オイルフリー ポンプ

FavorPump™ Oil-Free Vacuum Pump



株式会社チヨダサイエンス

<http://www.chiyoda-s.jp>

A. 重要事項

本製品は研究用です。本製品を使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

製品を改造しないでください。改造した製品は保証の対象外となります。本製品の使用中、および改造による障害に対して弊社は責任を負いません。

B. 製品の検品

製品が破損、または部品が欠品している場合は、代理店へお問い合わせください。

C. 取り付け

1. 製品に適切な電圧が使用されているか確認してください。
2. 製品へ部品を取り付ける時は、清潔で換気のよい室温 40°C以下の場所で行ってください。
3. ポンプ本体の吸入口からチューブを取り付けてください。

D. 警告

1. 本製品は腐食加工しておりませんので、腐食性のガスを直接使用しないでください。
2. 液体濾過に使用する場合、許容量以上の溶液を処理しないでください。製品に保証の対象外になります。
3. フィルターカートリッジ(オプション)は、水分や埃を吸着します。適切な時期に交換してください。
4. スイッチを入れ、稼動しない場合は代理店へお問い合わせください。
5. 本製品は、オーバーヒートした場合、電圧が適切でない場合は自動的に停止します。
6. 本製品の使用中また使用直後は、本体が熱くなっているため(70-80°C)、触れないでください。
7. 潤滑油は使用しないでください。
8. 本製品は、乾燥した換気のできる場所で使用してください。
9. 可燃性または、有毒物質を散布しないでください。
10. 電源コードが破損した場合は、代理店へお問い合わせください。

E. 操作



1. ポンプの吸入口、ヘチューブを取り付け、吸引を開始します。
2. レギュレーターで吸引を調節してください。

*警告

ろ過するために使用する場合は、一度に過剰な量を処理しないでください。取扱説明書の指示に従い操作を行ってください。怠る場合は、機器の破損、人身事故につながる可能性があります。また、保証の対象外になります。修理については、代理店へお問い合わせください。

*カートリッジ交換

フィルターカートリッジが飽和状態に達すると流量が低下します。その場合は、フィルターカートリッジを交換してください。

1. 反時計回りにカップを回し、取り外します。カップ中のフィルターカートリッジを取り外し、新しいカートリッジと交換します。
2. モイスチャートラップ中に水分が貯まった場合は、上記の方法で水分を取り除いてください。

日本総代理店



株式会社 **チヨダサイエンス**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-13-11 TEL: 03(3864)7701 FAX: 03(3864)7752

E-mail: technical@chiyoda-s.jp

vol.0905

<http://www.chiyoda-s.jp>