

取扱説明書

プレート用遠心機 PUSHICHI～ぷしち～

Mini-P25



- このたびは、チヨダサイエンス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。

安全上の注意

警告

1. 爆発性、引火性のある試料や活発に化学反応する物質は使用しないでください。
本機は防爆構造ではありません。
2. 引火性ガスの発生する場所や化学薬品が保管されている場所付近には設置しないでください。
3. 感電防止のため、プラグをアース付きのコンセントに接続してください。
4. 濡れた手で、電源コードの着脱や、POWER スイッチの ON-OFF 操作をしないでください。
感電の原因になります。
5. 回転中にフタのロックを強制的に解除することは絶対にしないでください。
6. 本体の修理・分解等は当社のサービス担当者もしくは当社が認定した者以外は絶対に行わないでください。

注意

1. フタを閉める際に、指や手をはさまないように注意してください。
フタのフック穴や回転中のローターには指や物を絶対に入れないでください。
2. サンプルを出し入れする際は、ローターが完全に止まったことを確認の上、操作してください。
3. 回転中は本体を動かしたり、移動しないでください。
4. ローターにセットする際には、必ず対称にセットしてください。
バランスが悪いと故障・破損事故の原因になります。
5. ローター室内に落とした物やチューブの破片は必ず取り除いてから運転してください。
6. 本体を結露させないでください。
7. 使用後は電源を切ってください。また、長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントからはずしてください。
8. 本製品には、必ず付属の電源コードをご使用ください。
また、付属の電源コードを本製品以外には、使用しないでください。

梱包内容

No.	名称	型式	数量
1	プレート用遠心機	Mini-P25	1
2	電源コード		1
3	取扱説明書		1

本品をご購入後、同梱内容をご確認ください。


万一不足の際は、ご購入いただいた販売店にご連絡いただきますようお願いいたします。

仕様

型番	Mini-P25
対応プレート	・96 ウェル/384 ウェル PCR プレート×2 ※
最大回転数	2,500rpm
最大遠心力	500×g
本体サイズ	W190×D220×H186mm
重量	2.1kg
電源	AC110V 50/60Hz 0.5A

※フル/セミ/ノンスカート対応

各部名称

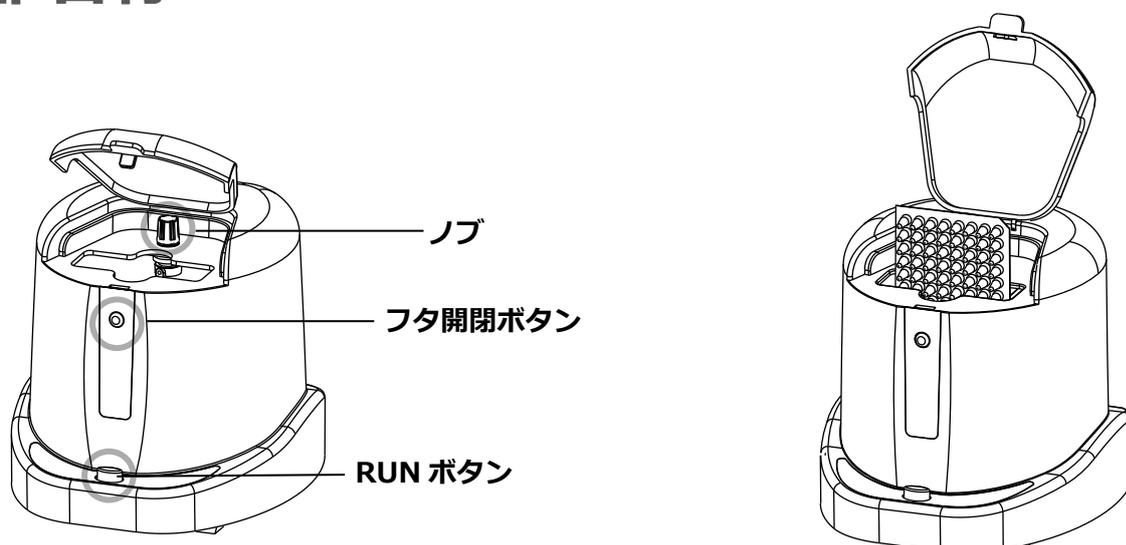

使用方法

- 1) 【スイッチ ON】 電源コードを電源に差込み、スイッチを ON (I) にします。
- 2) 【サンプルセット】 フタ開閉ボタンを押しフタを開けた後、ノブでローターを回し、1 枚目のプレートを慎重に入れます。ローターを回転させ、2 枚目のプレートを同様にセットします。



・プレートは、シール面を内側にし穴の底につくまでしっかり入れてください。



・サンプルが飛び散るのを防ぐために、プレートは必ずシールしてください。



・1 枚だけを遠心する際は、水などを同量入れたダミープレートを必ずセットしてください。

- 3) 【遠心開始】 フタを閉めて RUN ボタンを押します。※フタを閉めないと遠心が始まりません
約 15 秒程度で各ウェルのサンプルはスピンドウンします。
- 4) 【遠心停止】 RUN ボタンを離して、遠心を終了します。ローターが止まったのを確認してから、フタ開閉ボタンを押し、ノブを回して、プレートを取り出してください。
- 5) 【スイッチ OFF】 作業が終了したら必ず、スイッチを OFF (O) にしてください。



・ローターの回転が止まるまでは、内部に手を差し込まないでください。

お手入れの仕方

遠心機の外側およびローターのよごれを、やわらかい布でやさしく拭き取ってください。

製品に関するお問い合わせ



株式会社 **チヨダサイエンス**

CHIYODA

東京都千代田区鍛冶町1-8-6
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
E-mail: technical@chiyoda-s.jp
Web: <http://www.chiyoda-s.jp/>

保証書登録は
こちらから

